

Helium Neon Laserröhre für OEM-Anwendung (Multimode) Helium Neon Laser Tube for OEM Application (multimode)

Hersteller: LASOS Lasertechnik GmbH
 Manufacturer: Franz-Loewen-Str. 2
 07745 Jena
 Germany
 Phone: (+49) 3641 / 29 44-0
 Fax: (+49) 3641 / 29 44-300
 Internet: <http://www.lasos.com>
 E-Mail: info@lasos.com

1 Sicherheit / Safety

1.1 Netzgeräte / Power supplies

Der Laser darf nur mit einem zugelassenen Netzteil betrieben werden.
The operation of the laser is only allowed with a permissible power supply.

Zum Betrieb des Lasers sind folgende Netzgeräte zu verwenden:
For laser operation the following power supplies have to be used:

	Bestell-Nr. Ordering No.	Eingangsspannung Input voltage	Abmessungen L x B x H [mm] Dimensions L x W x H [mm]
LGN 7460 A1	577009-0715-000	115/230 VAC 50/60 Hz	107,9 x 76,2 x 30,5

1.2 Berührungsschutz / Lasersicherheit Touch-guard / Laser safety

Der Berührungsschutz sowie die Lasersicherheit sind vom Anwender zu gewährleisten.
Bei Einbau und Betrieb sind die für die Anwendung zutreffenden Vorschriften, wie EN 60950, EN 61010-1, EN 60825-1 und BGV B2, zu beachten.
The touch-guard and laser safety have to be guaranteed by user.
At installation and in operation pay attention to the applicable regulations, like EN 60950, EN 61010-1, EN 60825-1 and BGV B2.

Achtung!



Nach dem Abschalten des Netzgerätes kann an den Elektroden Restladung (Hochspannung) anliegen.
Diese kann durch Kurzschließen der Elektroden beseitigt werden.

Caution!

After switch-off of the power supply, residual charge (high voltage) may be present at the electrodes.
It can be removed by shorting the electrodes.

1.3 Laserklasse / Laser class

Achtung! Laserklasse 3B nach EN 60825-1 und Laserklasse IIIb nach CDRH.
Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden.
Attention! Laser class 3B according EN 60825-1 and laser class IIIb according CDRH.
Avoid irradiation of eye or skin by direct or scattered radiation.

 unregistrierte Kopie unregistered copy					Datum	Name	Datenblatt / Data Survey LGR 7621 MM	
				bearb.	03.02.2014	LAFRI		
				geprüft	03.02.2014	LAMLZ		
				freigeg.	07.02.2014	LAFRI	Dokumentnummer / document # 577099-0705-500	
 LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com						Blatt 1 von 4		
OB	264	07.02.2014	LAFRI	Ers. für		Ers. durch		
Zust.	Änderung	Datum	Name					



1.4 Haftungsausschluss / Limited liability

Bei Eingriffen in das Gerät erlischt jede Garantie. LASOS lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Guarantee expires by intervention in device. LASOS refuses any liability for damage at non-compliance of safety requirements.

2 Kenndaten / Characteristics

2.1	Wellenlänge / Wavelength	632,8	nm
2.2	Ausgangsleistung nach Einlaufen Power output after warm-up	≥ 5,0	mW
2.3	Startleistung innerhalb 3s Power 3s after turn on	≥ 80	%
2.4	Leistungsänderung während 8h nach dem Einlaufen Power drift during 8h operation after warm-up	≤ ± 5	%
2.5	Langzeitdrift der Ausgangsleistung Long term power drift	≤ ± 5	% / 1000h
2.6	Einlaufzeit Warm-up period	15	min
2.7	Strahldurchmesser (1/e ²) Beam diameter (1/e ²)	0,75 ± 0,05	mm
2.8	Strahldivergenz (voller Öffnungswinkel) Beam divergence (full aperture angle)	≤ 4,5	mrad
2.9	Polarisation / Polarization	nicht definiert / undefined	
2.10	Longitudinaler Modenabstand c/2L Longitudinal mode spacing c/2L	614	MHz
2.11	Zündspannung Ignition voltage	≤ 7	kV
2.12	Betriebsspannung Operating voltage	1250 ± 100	V
2.13	Betriebsstrom Operating current	6,5 ± 0,2	mA
2.14	Abreissstrom Break current	≤ 4	mA
2.15	Erforderlicher Vorwiderstand Necessary series resistor	60	kΩ

 unregistrierte Kopie unregistered copy				Datum		Name		Datenblatt / Data Survey LGR 7621 MM		
				bearb.	03.02.2014	LAFRI				
				geprüft	03.02.2014	LAMLZ				
PDF				freigeg.	07.02.2014	LAFRI	Dokumentnummer / document #		Blatt	
 LASOS LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com				577099-0705-500				2		
OB	264	07.02.2014	LAFRI	Ers. für				Ers. durch		von 4
Zust.	Änderung	Datum	Name							

3 Umweltprüfungen / Environmental tests (nicht in Betrieb / non-operating)

3.1 Stoß / Shock (IEC 68-2-27, Test Ea)

Prüfung:	Beschleunigung	300	m/s ²
	Dauer	11	ms
	Anzahl der Stöße	je 3 in den Richtungen ± X, ± Y, ± Z	
	Stoßform	halbsinus	
Test:	Acceleration	300	m/s ²
	Duration	11	ms
	Number of shocks	3 in each direction ± X, ± Y, ± Z	
	Shock shape	half sine	

3.2 Schwingen / Vibration (IEC 68-2-6, Test Fc)

Prüfung:	Frequenzbereich	10 ... 55	Hz
	Amplitude der Auslenkung	0,35	mm
	Vorschub	1	Oktave/min
	Richtungen: X, Y, Z	6	Zyklen/Achse
Test:	Frequency range	10 ... 55	Hz
	Displacement amplitude	0.35	mm
	Sweep rate	1	octave/min
	Directions: X, Y, Z	6	cycles per axis

4 Umgebungsbedingungen / Environmental conditions

4.1 Temperaturbereich / Temperature range

Betrieb / Operating	-25 ... 80	°C
Lagerung / Storage	-40 ... 80	°C

4.2 Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity



Betrieb / Operating (ohne Betauung / non-condensing)	≤ 80	%
Lagerung / Storage	≤ 95	%

4.3 Höhe / Altitude

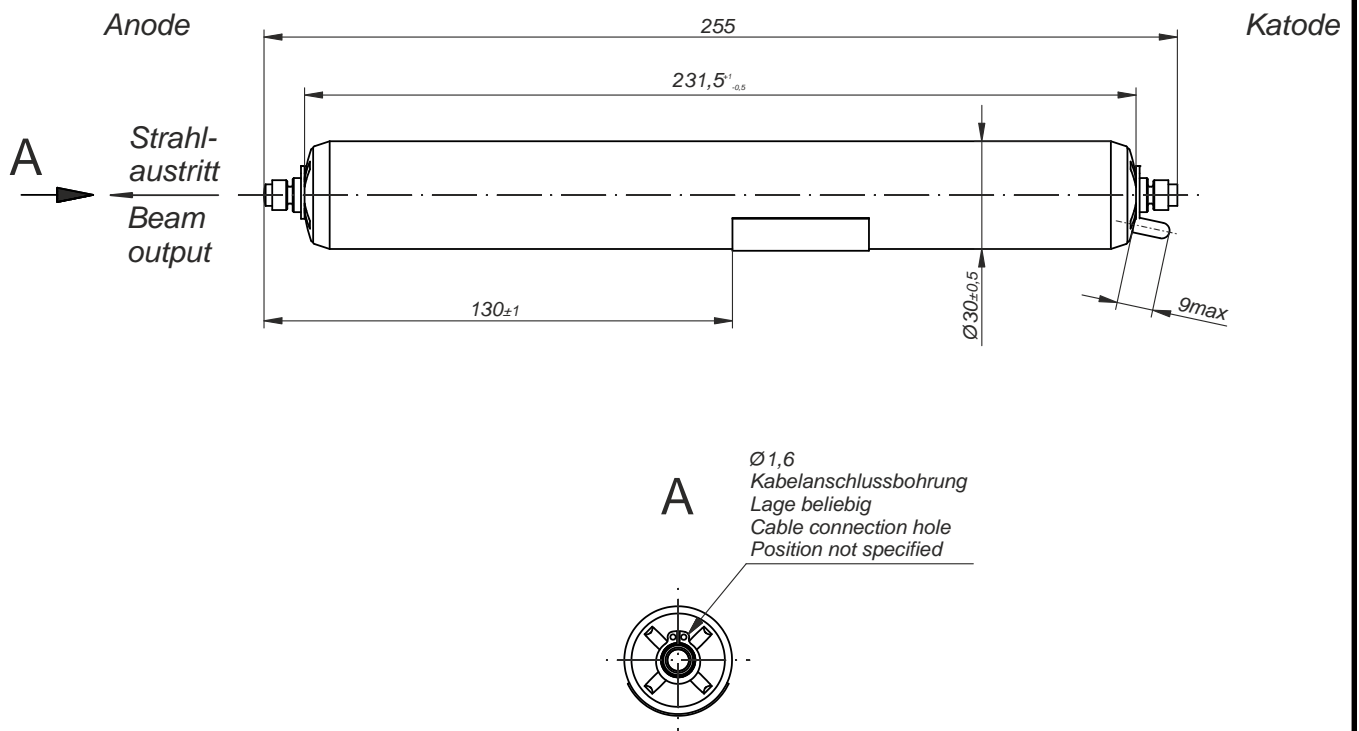
Betrieb / Operating	3000	m
Lagerung / Storage	12000	m

5 Mechanische Daten / Mechanical data



Abmessungen	siehe Maßbild: Blatt 4
Dimensions	see Outline drawing: Page 4
Masse / Mass	ca. 100 g
Einbaulage / Mounting position	beliebig / user-defined

 unregistrierte Kopie unregistered copy				Datum		Name		Datenblatt / Data Survey LGR 7621 MM		
				bearb.	03.02.2014	LAFRI				
				geprüft	03.02.2014	LAMLZ				
PDF				freigeg.	07.02.2014	LAFRI	Dokumentnummer / document #		Blatt	
 LASOS LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com				577099-0705-500				3		
OB	264	07.02.2014	LAFRI	Ers. für				Ers. durch		von 4
Zust.	Änderung	Datum	Name							

6 Maßbild / Outline drawing



alle Maße in mm / all dimensions in mm

 unregistrierte Kopie unregistered copy				Datum	Name	Datenblatt / Data Survey LGR 7621 MM		
				bearb.	03.02.2014			LAFRI
				geprüft	03.02.2014			LAMLZ
				freigeg.	07.02.2014	LAFRI	Dokumentnummer / document #	
				 LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com			577099-0705-500	
OB	264	07.02.2014	LAFRI	Ers. für			Ers. durch	
Zust.	Änderung	Datum	Name				Blatt 4 von 4	